




取扱説明書

CARD HyperOva[®] F.D.は、熊本大学生命資源研究・支援センター(CARD)資源開発分野で開発された、マウス用 過剰排卵誘発剤です。従来のCARD HyperOva[®]を凍結乾燥させ保存性を高めています。内容品をご確認いただき使用方法を熟読の上ご利用下さい。

内容品 滅菌蒸留水入りバイアル 凍結乾燥粉末入りバイアル

使用方法

- 1) シリンジ等に滅菌蒸留水すべて(2mL)を吸引する。
- 2) 1) の蒸留水を凍結乾燥粉末入りバイアルに加え、バイアルをゆっくりと転倒混和し粉末を完全に溶かす。
- 3) 2) の液を雌マウスに0.1-0.2mL/匹腹腔内投与する。
- 4) 3) の投与から48-52時間後、5-7.5IUのヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)を腹腔内投与する。

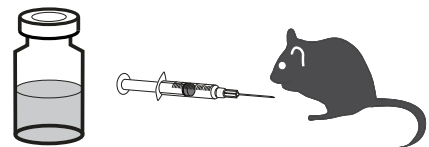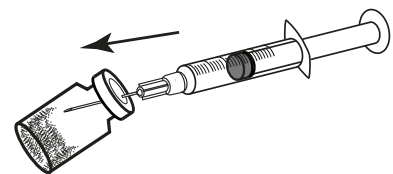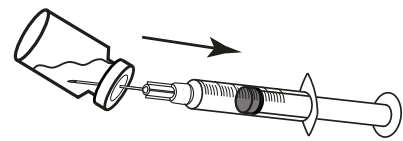

保存方法 未開封の凍結乾燥粉末入りバイアルは4℃で保管する。

注意事項 動物の治療など研究目的以外に使用することはできません。
人体に有害な成分は含んでいませんが飲んだり体に塗布したりしないで下さい。

参考情報 マウスの体外受精方法など生殖工学技術全般については以下をご参照下さい。
・マウス生殖工学技術マニュアル
<http://card.medic.kumamoto-u.ac.jp/card/japanese/manual/index.html>



【製造・販売】



九動株式会社 技術開発部
〒841-0075 佐賀県鳥栖市立石町惣楽883-1
TEL : 0942-82-6519 FAX : 0942-85-3175
E-mail : fertiup@kyudo.co.jp
Web : <http://www.kyudo.co.jp/>